

# Anleitung zur Probennahme

## Trinkwasseranalyse

### **BITTE BEACHTEN SIE:**

Die durchgeführten Analysemethoden und Grenzwerte sind **AUSSCHLIESSLICH** auf die Untersuchung von Trinkwasser ausgelegt. Die Auswertung von stark verunreinigtem Wasser (trüb, verfärbt, ungelöste Partikel), z. B. aus Teichen, ist nicht möglich!

*Diese Anleitung ist gültig für folgende Tests:*

- Trinkwasseranalyse komplett
- Mikrobiologische Trinkwasseranalyse

### Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.

Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 6 Probenröhrchen
- 1 Versandtasche

### Test-Vorbereitung

Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie dieses für die Probenentnahme bereit.

Bitte denken Sie daran, den Probenbegleitschein **vollständig** auszufüllen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Datum der Probenentnahme sowie der Entnahmeort (z. B. „Badezimmer“)).

Die Untersuchung des Wassers sollte an **einem** Zapfhahn Ihrer Wohnung erfolgen, an welchem Sie normalerweise das Trinkwasser für Lebensmittelzwecke entnehmen, z. B. in der Küche. Zur ersten orientierenden Abschätzung sollte eine Probe des Stagnationswasser (nach mindestens 4- bis mehrstündiger Verweildauer in der Hausinstallation) dienen.

Bitte **reinigen oder entfernen** Sie vor der Probenentnahme den **Perlator**. In ihm setzen sich zusätzlich zum Kalk auch gerne Keime ab, die das Ergebnis verfälschen können.

Bitte achten Sie bei der Durchführung der Probenentnahme darauf, nicht die Innenseite des Probenröhrchens sowie des Deckels zu berühren.

*Fortsetzung auf der Rückseite*

## Test-Durchführung

1. Öffnen Sie das Probenröhrchen, indem Sie den Deckel abschrauben.
2. Stellen Sie den Wasserhahn so an, dass ein bleistiftdicker Wasserstrahl fließt.
3. Um eine Verfälschung des Ergebnisses durch eventuelle Armaturen-Werkstoffe zu vermeiden, lassen Sie zunächst ca. 1 Liter in den Abfluss ablaufen.
4. Füllen Sie das erste beiliegende Probenröhrchen mit dem roten Punkt auf dem Deckel bis zum Gewinde voll mit **warmem** Wasser. **Achten Sie darauf, mit dem Probenröhrchen nicht den Wasserhahn zu berühren!**
5. Schrauben Sie den Deckel fest auf das Probenröhrchen, so dass kein Wasser auslaufen kann.
6. Nehmen Sie nun ein Barcode-Etikett vom Probenbegleitschein und kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.
7. Wiederholen Sie **mit kaltem Wasser** die Schritte 4 bis 6 mit den restlichen 5 Röhrchen.
8. Zum Versand geben Sie das Probenröhrchen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende Versandtasche.

Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.

Der Versand sollte vorzugsweise von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

**Vielen Dank für Ihre Mithilfe!**  
**Ihr medivere-Team**



*medivere GmbH  
Hans-Böckler-Str. 109  
55128 Mainz*

*Telefon: 06131 7205-216*